


# ESTRATTORE SOXHLET : CORPO CENTRALE

Cod. 01.0870.38

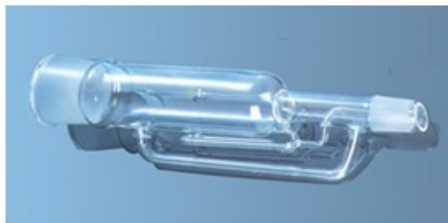

CORPI CENTRALI PER SOXHLET, ML 30, CONO F. 29/32 - CONO MASCHIO NS 29/32

## Descrizione

L'estrattore di Soxhlet viene usato nella determinazione dei grassi liberi e totali negli alimenti, analisi dei pesticidi, dei legni e delle plastiche.

L'estrazione avviene riscaldando il solvente contenuto nel matraccio, dopo che il campione è stato posto nel ditale filtrante nell'interno dell'estrattore.

I vapori sviluppati dal calore salgono lungo il tubo laterale, entrano nel corpo centrale per poi salire nel refrigerante.

Nel refrigerante si condensano e ricadono allo stato liquido nel ditale, riempiendo mano a mano l'estrattore fino al livello del sifone, il quale a sua volta scaricherà il liquido nel matraccio.

Corpo centrale, raccordo conico inferiore NS 29/32

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	30
Capacità matraccio (ml)	50
Cono (NS)	29/32

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Capacità matraccio (ml)	Cono (NS)
--------	----------	---------------	-------------------------	-----------

---

01.0870.38	ESTRATTORE SOXHLET : CORPO CENTRALE	30	50	29/32
01.0870.51	CORPO CENTRALE	70	100	34/35
01.0870.57	CORPO CENTRALE	100	250	45/40
01.0870.64	CORPO CENTRALE	150	250	45/40
01.0870.69	CORPO CENTRALE	200	500	55/45
01.0870.73	CORPO CENTRALE	250	500	55/45
01.0870.79	CORPO CENTRALE	500	1000	60/46
01.0870.88	CORPO CENTRALE	1000	2000	71/51

---